

1. Inbetriebnahme

Das MODEM 1000-Set kann an der Wand (Schrauben und Dübel werden mitgeliefert) oder auf einem Wagen befestigt, horizontal verwendet oder auf einem Labortisch gestellt werden.



- Verbinden Sie den Wasserschlauch mithilfe des mitgelieferten Adapters mit dem Wasserhahn.
- Entfernen Sie den Stopfen, indem Sie das Rohr am Ende schließen.
- Stellen Sie den Durchfluss auf maximal 60 Liter pro Stunde ein.

2. Säule wechseln (K1000)

Die Sättigung der Station ist sichtbar: Das Harz verfärbt sich von BLAU nach VIOLETT.

- Wenn sich die letzte Säule vollständig verfärbt hat, entfernen Sie alle gesättigten Säulen mithilfe des mitgelieferten Schlüsselsatzes aus der Halterung.
- Ersetzen Sie sie durch neue Säulen.
- Bringen Sie die Ein-/Ausgangsverbindungen und die Verbindungen zwischen den Säulen wieder an.



3. Ersatzteile

Ersatz:

- Winkelstück: RC.DEMO

Ersatzrohr:

- Polyethylenrohr : TP.DEMO

Um einen Überdruck zu vermeiden, schließen Sie das Wasserventil des Geräts, wenn es nicht in Betrieb ist.