



Installationsanleitung für die UMAX-STATION



1. Inbetriebnahme

Das UMAX-Set kann an der Wand (Schrauben und Dübel werden mitgeliefert) oder auf einem Wagen befestigt, horizontal verwendet oder auf einem Labortisch gestellt werden.



- Verbinden Sie den Wasserschlauch mithilfe des mitgelieferten Adapters mit dem Wasserhahn.
- Entfernen Sie den Stopfen, indem Sie das Rohr am Ende schließen.
- Stellen Sie den Durchfluss auf maximal 80 Liter pro Stunde ein.

2. Säule wechseln

Die Sättigung der Station ist sichtbar: Das Harz verfärbt sich von GRÜN nach VIOLETT.

- Wenn sich die Säule vollständig verfärbt hat, klipsen Sie sie von den Befestigungsschläuchen und Verbindungen ab.
- Ersetzen Sie sie durch eine neue Säule, indem Sie sie auf die Befestigungsbügel aufklipsen und dann die Verbindungen wieder anbringen (drücken Sie die schwarze Spitze auf den weißen Zapfen der Säule).



3. Speicherung

Am besten ist es, die Säule immer feucht zu halten. In der Originalverpackung bei Raumtemperatur ein Jahr haltbar.

Um einen Überdruck zu vermeiden, schließen Sie das Wasserventil des Geräts, wenn es nicht in Betrieb ist.